

Instructions d'Utilisation et de Maintenance



Haws EMEA • Bachweg 3 • CH-3401 Burgdorf / Suisse
Phone: +41 (0)34 420 60 00 • E-Mail: info@haws.ch • www.haws.ch

Modèle 8140

Douche de sécurité portable - Capacité de 9 litres



MISE EN SERVICE:

- Dévissez les deux écrous de fixation et retirez la tête de l'appareil.
- Remplissez environ 9 litres d'eau ($\pm 5\%$) à partir d'un récipient avec une échelle de volume ou d'une balance.
- Ajoutez l'additif antibactérien (9086) à l'eau. Le remplissage doit être remplacé tous les 12 mois et lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée.
- Aucune précaution particulière n'est nécessaire lors de la manipulation de l'additif pour l'eau. Évitez le contact de la solution non diluée avec les yeux.
- Réinsérez la tête de l'appareil et serrez lentement les écrous (10 Nm).


UTILISATION:

- Placez l'appareil au sol et retirez la goupille de sécurité de l'anneau bleu.
- Soulevez ensuite complètement la poignée bleue. Cela ouvrira la cartouche de CO₂ et pressurisera le réservoir.
- Appuyez sur la gâchette noire de la lance de pulvérisation pour activer la douche.
- Maintenez la tête de pulvérisation à au moins 50 cm du corps.
- Évitez tout contact du tuyau avec un conducteur électrique.
- Il est recommandé de remplir le réservoir et de remplacer la cartouche de CO₂ après chaque utilisation.
- N'utilisez pas la douche corporelle de sécurité portable 8140 pour rincer les yeux.
- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation aux conditions de gel.

Instructions d'Utilisation et de Maintenance

REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE CO₂ :

- Assurez-vous qu'il n'y a plus de pression interne dans l'appareil avant de l'ouvrir.
- Dévissez les deux écrous de fixation et retirez la tête de l'appareil.
- Dévissez le tube en plastique blanc de la tête de l'appareil.
- Retirez la cartouche de CO₂ à l'aide d'une clé de 19 mm (NE PAS utiliser vos mains).
- Vérifiez que le joint n'est pas déformé ni fissuré et remplacez-le si nécessaire.
- Repliez la pointe du percuteur dans la tête de l'appareil. L'extrémité jaune doit maintenant être visible à l'extérieur sous la poignée bleue.

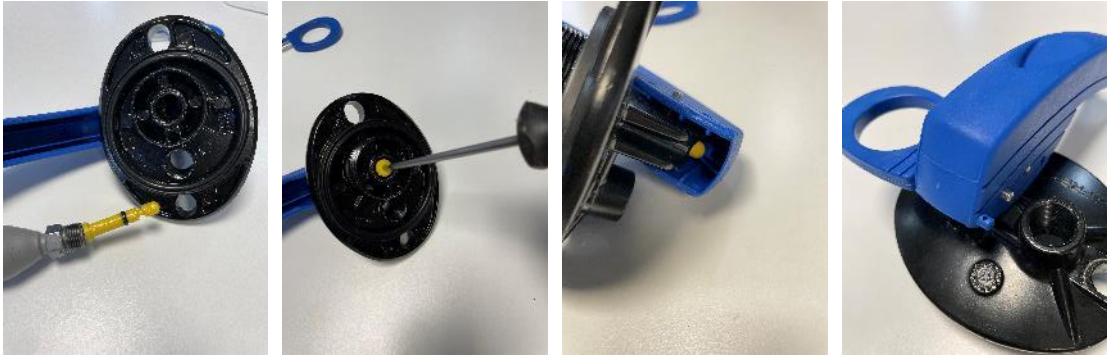

- Réinsérez la goupille de sécurité bleue dans sa position désignée.
- Montez la nouvelle cartouche après avoir graissé les filetages. Cela facilitera le démontage lors des futures inspections. Vissez la cartouche sans force excessive.
- Vissez le tube en plastique dans la tête de l'appareil.
- Réinsérez la tête de l'appareil et serrez lentement les écrous (10 Nm).

MAINTENANCE:

- Vérifiez le bon fonctionnement du système de sécurité (goupille).
- Inspectez le tuyau et la lance de pulvérisation.
- Effectuez une inspection approfondie du tuyau entier en le soufflant.
- Lubrifiez les pièces mobiles, en particulier la tige du percuteur.
- Remplacez toutes les pièces défectueuses ou manquantes en utilisant des composants de remplacement d'origine.
- Rincez le boîtier de l'appareil et inspectez soigneusement son état interne.
- Lubrifiez le filetage de montage du couvercle avec le corps de l'appareil.
- Remplissez l'appareil avec de l'eau et l'additif antibactérien (9086), comme mentionné lors de la première utilisation.
- Réattachez la tête de l'appareil et serrez lentement les écrous (couple de serrage de 10 Nm).
- Enregistrez la date d'inspection dans le tableau désigné à l'extérieur de la douche corporelle.